

Montering av trykkavlaster

NB. Denne monteringsanvisningen gjelder kun for lavtrykk cryobeholdere, 4 bars modell.



Cryobeholder **uten** trykkoppbygger.



Cryobeholder **med** trykkoppbygger.


- ② Stengeventil flytende
- ③ Stengeventil trykkoppbygger-regulator
- ④ Stengeventil gass
- ⑤ Trykkoppbygger regulator
- ⑥ Manometer
- ⑦ Sikkerhetsventil
- ⑧ Sikkerhetsventil
- ⑨ Nivåmåler

NB! Trykkavlaster skal **IKKE** tilkobles på ventil for flytende gass.

Ventil 2 er kun for tilkobling av slange for fylling eller uttak av flytende gass.




Avblåsningsventil 4 **uten** overgang.

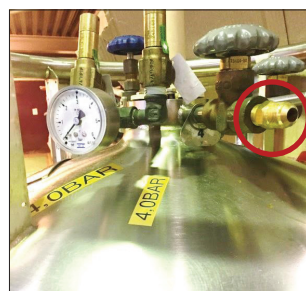

Avblåsningsventil 4 **med** overgang.

1. Overgang til trykkavlaster skal **kun** kobles til avblåsningsventil 4.
2. Hvis overgang **ikke medfølger**, kontakt agent!

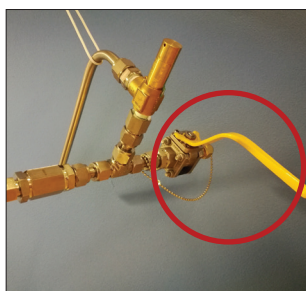

Trykkavlaster



Trykkavlaster tilkoblet ventil 4

1. Monter trykkavlaster på avblåsningsventil 4 (for gassuttak).
2. Åpne ventil med gult håndtak.
3. Åpne deretter sakte avblåsningsventil 4.
4. Sjekk på manometer at trykket synker. Når trykket er 1,5 bar, skal ventil med gult håndtak stenges.

NB: Denne veilederen er utarbeidet for beholdere fra produsenten Chart Ferox. For beholdere fra andre produsenter kan ventilnummereringen være forskjellig.

